



TW 系列纯水氢气发生器简单使用说明

- 1.当仪器运达贵处时请你检查仪器外包装是否完整。
- 2.开箱检查仪器是否无损，配件是否齐全。
- 3.打开水桶盖请加入去离子水或二次蒸馏水(或加入哇哈哈纯净水应在正规超市购买 1.8 升装)，储水量应保持在 1600ml 至 2000ml 之间。
- 4.开机前请拉出放水管，需放出少量水，确认电解池水路畅通。
- 5.开机后，堵死出气孔，压力表指针上升至 0.4Mpa，流量显示小于 10，仪器正常
- 6.连接仪器使用时，请根据使用仪器的用气量观察流量显示，严禁在漏气情况下使用，(GC-FID 30-45ml/min GC-TCD 40-80ml/min)
- 7.注意观察净化管有无变色，及时更换。
- 8.水桶应保持清洁，3-6 个月清洗水桶一次并重新加入新水。

地址：湖北省武汉市江夏区光谷 8 号工坊 1-3-601#

电话：(027) 62436457、58、59 传真：(027) 88773157 QQ: 656658729

公司网页：www.tetvoc.com 电子信箱：tetvoc@126.com